



Sådan bruger du en stereolup

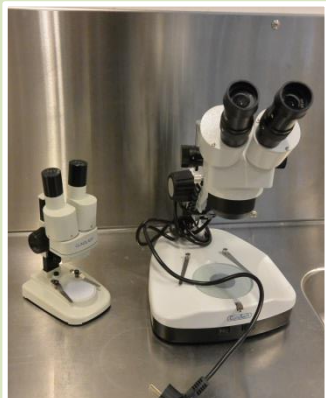

1

Den lille sterolup kan tages med ud. Den store bruges indendørs og kræver strøm.

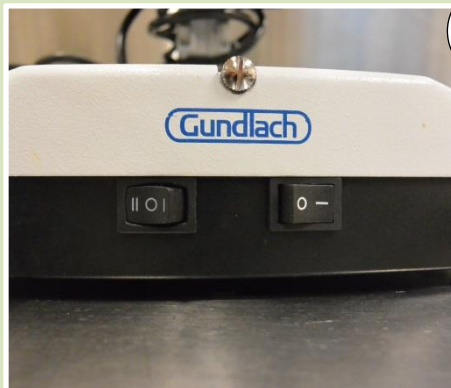

2

Højre kontakt er on/off.
Venstre justerer lyset



3

"I" betyder lyset kommer fra oven.
"II" betyder lyset kommer nedfra.
Prøv begge dele.



4

Til venstre: saltkar med låg
Til højre: petriskål med låg
Læg dyrene heri efter størrelse.
Brug låget hvis dyrene kravler væk



5

Her justeres fokus



6

Her styres forstørrelsen



"Kikkerten" du kikker ned i, forstørrer 10 gange. På forstørrelses-skruen står der nogle ekstra forstørrelses-niveauer. Med den kan man gange op!

F.eks.: $10 \times 2 = 20$ (20 gange så stort!)